- 1、 仪器开机,等待系统自检结束,如果报错就按一下进出板按钮。
 然后打开 Gen5 软件;
- 在任务管理器窗口点击左上角蓝色图标,或者按"Esc"键, 关闭任务管理器窗口。

任务管理器	
	新建 ● 现有方案
1 实验	最近使用方案
方案	
议器 控件	Take3 应用程序: 核設定量
× 设置	(進日 A280
	退出 Gen5

3、在菜单栏点击"系统/诊断/运行系统测试"。

🛂 Gen5 Image Prime 3.	05	
文件(F) Take3 窗口(W)	系统(S) 帮助(H)	
🔀 🛓 🔒 📜	仪器配置	
2	仪器控件 ▶	
文件	诊断	运行系统测试
★ 化器控件	 板类型 光学元件库 文档库 管理员登录(L) 	测试板 → ● 历史记录…
	数据库配置(D) 首选项(P)	

4、系统测试结束后,跳出用户信息对话框,在"用户"栏填上用户 名称,点击确定。

5、在报告右上角,点击"另存为"按钮,将报告保存。